



MH 琼脂平板使用说明书

【货号】 PB020A

【用途】 用于抗生素敏感试验。

【成分】 (g/L)

牛肉粉	2.0
可溶性淀粉	1.5
酸水解酪蛋白胨	17.5
琼脂	17.0

【pH 值】 7.3 ± 0.2 (25°C)

【规格】 10 皿/包 × 2 包

【用法】

— 无菌环境下打开培养基，按照标准进行接种培养。

— 未使用完培养基密封后 2-8°C 保存。

注：培养基使用前保持平板干燥

【培养基质量控制】

质控菌株	方法	培养条件	抗生素纸片	特征性反应
大肠埃希氏菌 ATCC 25922	定性	36°C ±1°C 18h-24h	庆大霉素	生长良好，形成清晰抑菌环， 直径 20-30mm
金黄色葡萄球菌 ATCC 6538			四环素	生长良好，形成清晰抑菌环， 直径 20-30mm
粪肠球菌 ATCC 29212			青霉素	生长良好，形成清晰抑菌环， 直径 10-20mm
铜绿假单胞菌 ATCC 25619			卡那霉素	生长良好，形成清晰抑菌环， 直径 10-20mm

【保存条件】

— 2-8°C 避光保存。

【保质期】

三个月



北京陆桥技术股份有限公司
BEIJING LAND BRIDGE TECHNOLOGY CO., LTD.

保障食品药品安全 关爱公众生命健康
Guaranteeing Food & Drug Safety Taking Care of Life and Health

地址：北京市朝阳区高碑店北路甲3号（100123）

Add.: No. A 3, Gaobeidian North Rd, Chaoyang District, Beijing, China, 100123

电话 (Tel.): +86-10-51203999, 4008101304

传真 (Fax): +86-10-51349510

邮箱 (Email): info@beijinglandbridge.com

网址 (Website): www.beijinglandbridge.com